

**ПАСПОРТ  
СТОЛ ВЕСОВОЙ**  
(ЛК- 600 СВ, ЛК- 900 СВ)  
ГОСТ 16371-2014

**1. Назначение и конструкция**

- 1.1. Изделие предназначено для использования в лабораториях различного профиля.  
1.2. Основой изделия является сборно-разборный металлический каркас с полимерным покрытием, обеспечивающий устойчивость и долговечность.  
1.3. Рабочая поверхность стола представляет собой гранитную плиту 600/900x400x30 мм, которая устанавливается на специальные резиновые демпферы, жёстко соединённые с каркасом стола.

*Допускаются изменения и дополнения в перечне используемых материалов.*

**2. Основные технические данные**

Модель	Ширина	Глубина	Высота
ЛК-600/400 СВ	600	400	850 / 750
ЛК-600/600 СВ	600	600	850 / 750
ЛК-900 СВ	900	600	850 / 750

**3. Комплект поставки**

№	1	2	3	4
Наименование	Опора М10	Болт М8x40 мм	Заглушка 30x30 мм	Заглушка 60x30 мм
				
Кол-во	4 шт.	6 шт.	2 шт.	2 шт.

№	5	6	7	8
Наименование	Разборный металлический каркас	Рабочая поверхность стола	Шайба М8	Демпфер резиновый
				
Кол-во	1 шт.	1 шт.	6 шт.	4 шт. (ЛК-600 СВ) / 6 шт. (ЛК-900 СВ) Установлены на каркасе

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:**

блок электророзеток 220В, 2 шт.

#### **4. Инструкция по сборке**

Для сборки необходимо: разводной ключ молоток.

- 4.1. Освободить изделие от транспортной упаковки.
- 4.2. Собрать каркас стола весового, используя болты М8х40 (6 шт.) с гайками М8 (6 шт.) Вбить молотком пластиковые заглушки в передние торцы труб каркаса. (рис. 1).
- 4.3. Вкрутить регулируемые опоры (4 шт.) (рис. 2).
- 4.4. Установить гранитную плиту (рабочую поверхность) на демпферы (рис. 2).
- 4.5. Выставить каркас по уровню при помощи регулируемых опор.
- 4.6. Завести журнал по эксплуатации, зафиксировать дату ввода в эксплуатацию.

#### **5. Инструкция по обслуживанию**

- 5.1. Зарегистрировать в журнале эксплуатации ежемесячный и ежегодный осмотр.
- 5.2. В ежемесячный осмотр входит:
  - Визуальный осмотр;
  - Проверка на наличие царапин на каркасе, рабочей поверхности;
  - Уборка пыли, грязи с рабочей поверхности, полки, используя обычные моющие не абразивные средства.
- 5.3. В ежегодный осмотр входит:
  - Ежемесячный осмотр;
  - Подкраска царапин на каркасе.

#### **6. Правила эксплуатации**

- 6.1. Стол весовой должен эксплуатироваться в сухих проветриваемых помещениях при температуре окружающей среды от 10°С до 40°С и относительной влажности от 45% до 75%.
- 6.2. Рабочие поверхности изделий устойчивы к воздействию большинства растворителей, разбавленных растворов кислот, щелочей и прочих химических реагентов, а также к воздействию температуры.
- 6.3. Нагрузка на рабочую поверхность стола не должна превышать 100 кг.

#### **7. Сведения о транспортировке, упаковке, хранении**


- 7.1. Упаковка в соответствии с требованиями ГОСТ 16371-2014 и «Рекомендаций по организации производства мебели и поставке ее торгующим организациям в разобранном виде» (гофрокартон для ламинированных деталей, полиэтилен для металлических рам).
- 7.2. Хранение в упакованном виде допускается в помещениях не содержащих паров кислот, щелочей, газов, вызывающих коррозию, при температуре окружающего воздуха от +1°С до +35°С и относительной влажности не более 80%.

#### **8. Примечания**


- 8.1. Рабочая поверхность стола в случае попадания на нее агрессивных химических веществ должна немедленно протираться с использованием нейтрализующих средств.

#### **9. Гарантийные обязательства**

- 9.1. Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранение показателей в течение 1000 и 1 дня, при соблюдении вышеуказанных правил ухода.
- 9.2. За изделия с механическими повреждениями, полученными при транспортировке, предприятие ответственности не несет.
- 9.3. Гарантийный срок исчисляется со дня отгрузки.
- 9.4. Если в течение гарантийного срока хранения будут обнаружены производственные дефекты, потребителем должен быть составлен акт установленного образца о необходимости ремонта, который направляется на организацию – изготовитель (продавец).
- 9.5. Все предъявляемые Потребителем рекламации по нарушению комплектации изделия принимаются в течение 14 дней с момента получения.

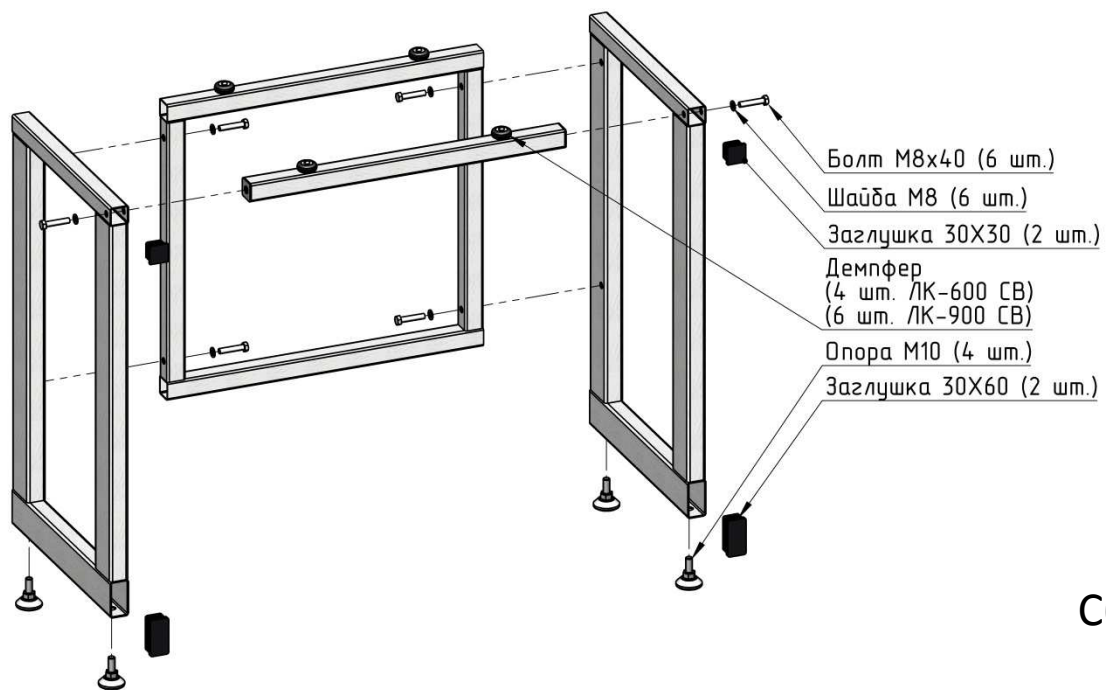

Сборка каркаса  
(Рис. 1)

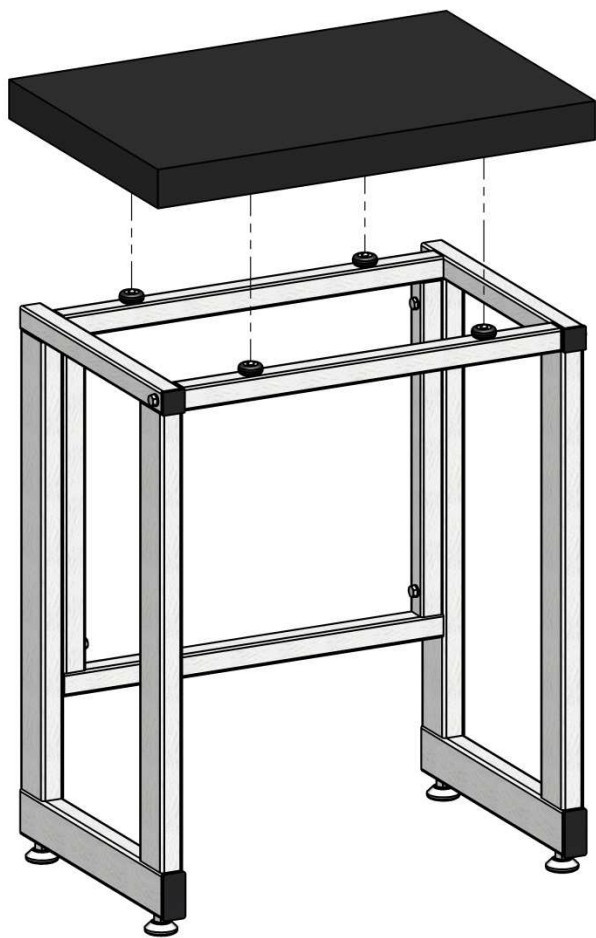

Установка рабочей поверхности  
на каркас  
(Рис. 2)

**Свидетельство о приемке: Стол весовой ЛК-600 СВ, ЛК-900 СВ**

Соответствует требованиям нормативных документов ГОСТ 16371-2014 и признан годным к эксплуатации.

**Представитель ОТК \_\_\_\_\_(подпись)**

**М.П. \_\_\_\_\_**

Примечание: ООО «СпецБалтМебель» оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию изделий без предварительного уведомления.

Сертификат соответствия РОСС RU. ДМ06. Н00475. Срок действия с 06.06.2014 по 28.05.2017 № 0841928

Орган по сертификации мебели РОСС RU. 0001.11ДМ06. Некоммерческое партнерство «СевЗапСтандарт». Сертификат выдан на основании протоколов испытаний №№ 121, 122 от 30.05.2014 г. ИЦ НП «СевЗапСтандарт», протокола лабораторных исследований № 21 от 29.05.2014 г. ИЦ Некоммерческое партнерство «СевЗапСтандарт» (атт. Аккредитации №РОСС RU.000121ДМ67).

Изменено: март 2016

