


**ПАСПОРТ  
ЗОНТ ВЫТЯЖНОЙ НАСТЕННЫЙ  
(ЛК – 600; 900 ЗВН)  
ГОСТ 16371-2014**

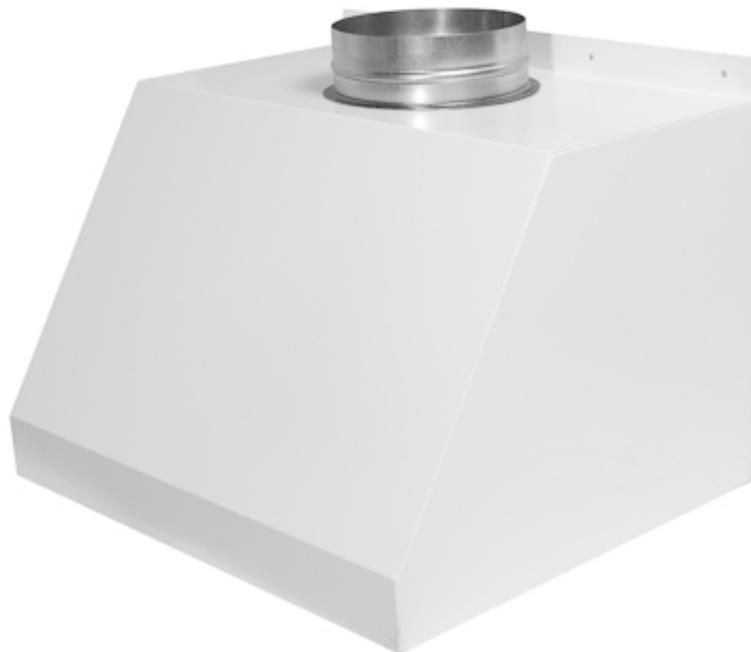

**1. Назначение и конструкция**

- 1.1. Зонт вытяжной настенный предназначен для очистки воздуха над рабочей поверхностью, применяется в случае, когда оборудование расположено у стены. Зонт должен подключаться к вытяжной вентиляционной системе лаборатории, где он установлен.
- 1.2. Зонт вытяжной настенный выполнен из гнutoго листового металла с полимерным покрытием, обеспечивающий устойчивость и долговечность.
- 1.3. В связи с постоянной работой по усовершенствованию изделия, повышающей его надежность и улучшающей его эксплуатацию, в конструкцию могут быть внесены изменения, не отраженные в настоящем издании.

**2. Основные технические данные**

Модель	Ширина	Глубина	Высота
ЛК - 600 ЗВН	600	500	440
ЛК – 900 ЗВН	900	500	440

**3. Комплект поставки**

№	1	2	3	4
	Левая/правая боковая стенка	Крышка	Передняя стенка	Задняя стенка
Наименование				
Кол-во,	2 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.

№	5	6	7	9	11
Наименование	<b>Фланец</b> (Врезка прямая Д 200 мм (с 4 отверстиями Д5 мм))	<b>Уплотнительная лента</b> (700 мм)	<b>Гайка М4</b>	<b>Шайба М4</b>	<b>Винт М4х10</b>
					
Кол-во,	<b>1 шт.</b>	<b>1 шт.</b>	<b>30 шт.</b>	<b>30 шт.</b>	<b>30 шт.</b>

#### 4. Инструкция по сборке

Для сборки необходимы отвёртка, пассатижи.

- 4.1. Освободить изделие от транспортной упаковки. Убедиться в наличии всех необходимых комплектующих для сборки, указанных в таблице.
- 4.2. Прикрутить переднюю стенку к боковым стенкам, при помощи винтов М4х10 с шайбами и гайками.
- 4.3. Прикрутить заднюю стенку к боковым стенкам, при помощи винтов М4х10 с шайбами и гайками.
- 4.4. Прикрутить крышку к боковым, передней и задней стенкам, при помощи винтов М4х10 с шайбами и гайками.
- 4.5. Прикрутить фланец к крышке вытяжного зонта.

#### 5. Правила эксплуатации

- 5.1. Изделие должно эксплуатироваться в сухих проветриваемых помещениях при температуре окружающей среды от 10°С до 40°С и относительной влажности от 45% до 75%.
- 5.2. Зонт вытяжной настенный необходимо оберегать от механических повреждений, от воздействия повышенной температуры и влажности.
- 5.3. При эксплуатации зонта должны быть обеспечены требования ПТБ «Правил техники безопасности».


#### 6. Сведения о транспортировке, упаковке, хранении

- 6.1. Упаковка в соответствии с требованиями ГОСТ 16371-2014 и «Рекомендаций по организации производства мебели и поставке ее торгующим организациям в разобранном виде» (гофрокартон для ламинированных деталей, полиэтилен для металлических рам).
- 6.2. Хранение в упакованном виде допускается в помещениях не содержащих паров кислот, щелочей, газов, вызывающих коррозию, при температуре окружающего воздуха от +1°С до +35°С и относительной влажности не более 80%.


#### 7. Гарантийные обязательства

- 7.1. Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранение показателей в течение 1000 и 1 дня, при соблюдении вышеуказанных правил ухода.
- 7.2. За изделия с механическими повреждениями, полученными при транспортировке, предприятие ответственности не несет.
- 7.3. Гарантийный срок исчисляется со дня отгрузки.
- 7.4. Если в течение гарантийного срока хранения будут обнаружены производственные дефекты, потребителем должен быть составлен акт установленного образца о необходимости ремонта, который направляется на организацию – изготовитель (продавец).


**Рис. 1. Схема  
установки крепежа**

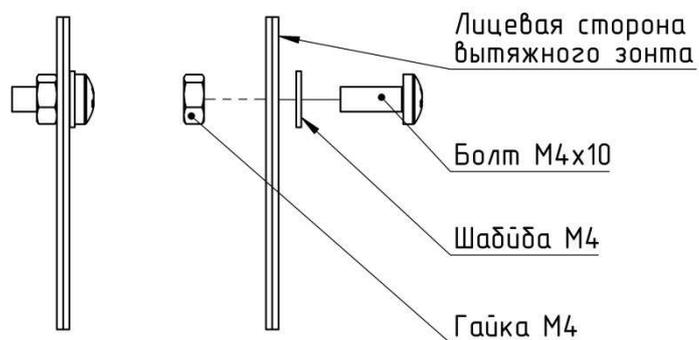

**Рис. 2.**

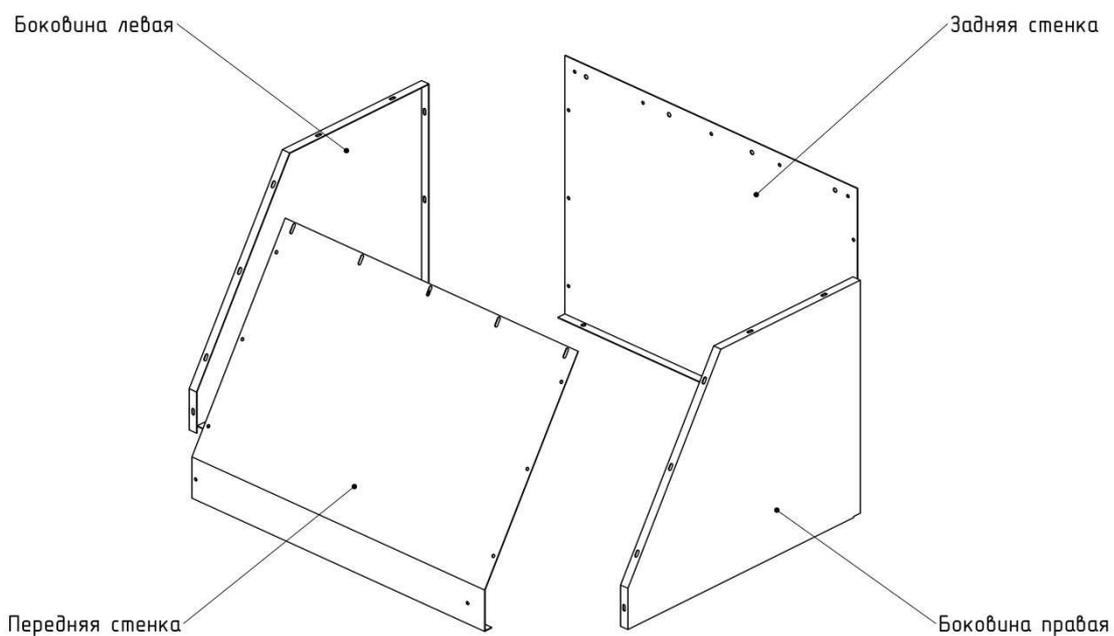

**Рис. 3.**

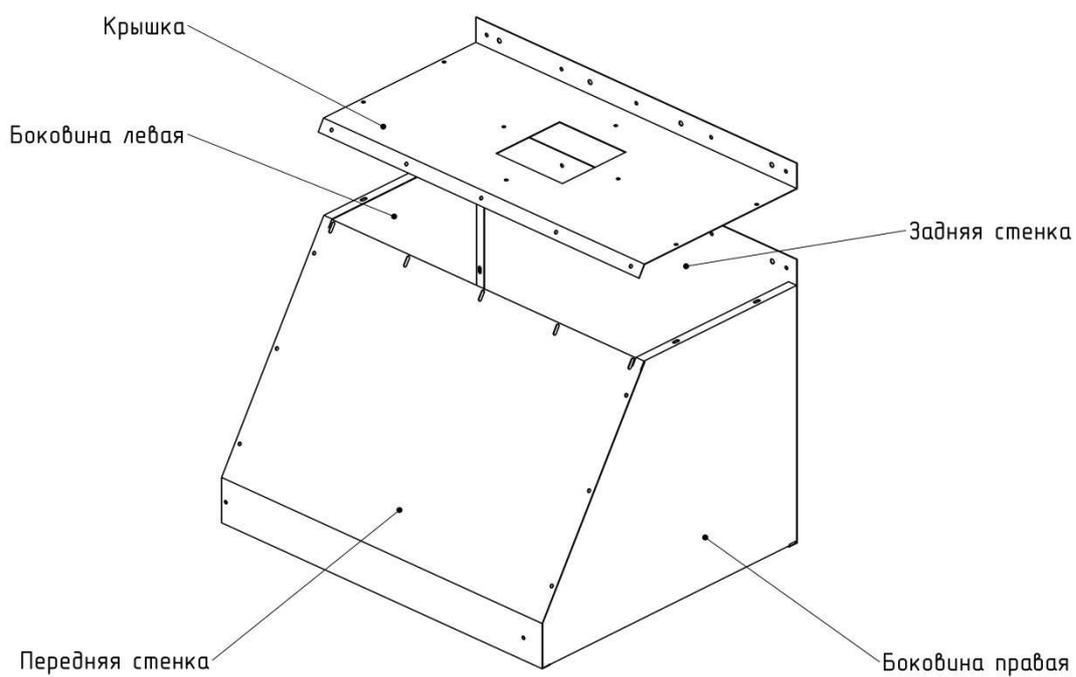

**Свидетельство о приемке:            Зонт вытяжной настенный ЛК – 600; 900 ЗВН**

Соответствует требованиям нормативных документов ГОСТ 16371-2014 и признан годным к эксплуатации.

**Представитель ОТК \_\_\_\_\_ (подпись)**

**М.П. \_\_\_\_\_**

Примечание: ООО «СпецБалтМебель» оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию изделий без предварительного уведомления.

Сертификат соответствия РОСС RU. ДМ06. Н00475. Срок действия с 06.06.2014 по 28.05.2017 № 0841928

Орган по сертификации мебели РОСС RU. 0001.11ДМ06. Некоммерческое партнерство «СевЗапСтандарт». Сертификат выдан на основании протоколов испытаний №№ 121, 122 от 30.05.2014 г. ИЦ НП «СевЗапСтандарт», протокола лабораторных исследований № 21 от 29.05.2014 г. ИЦ Некоммерческое партнерство «СевЗапСтандарт» (атт. Аккредитации №РОСС RU.000121ДМ67).